

**Installation Instructions | Installationsanleitung****Sartorius YWT03**

Weighing (Balance) Table | Wägetisch

**Important Precautions:**


Be sure to follow the safety instructions!

Wear safety shoes with steel toe caps!

Never attempt set up the table alone; two people are always required!


**Hinweis:**Die Sicherheitsvorschriften einhalten!  
Sicherheitsschuhe tragen!

Den Wägetisch immer zu zweit aufstellen!

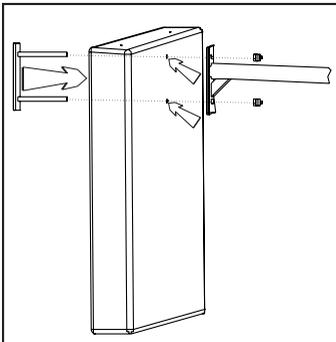

1. Setting Up the First Side Support:  
Screw spacer rod onto side support.


1. Aufstellen einer Seitenwange:  
Distanzstange mit Seitenwange verschrauben

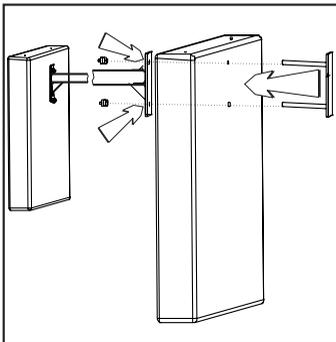

2. Setting Up the Second Side Support:  
Screw spacer rod onto side support; align with respect to weighing instrument.


2. Aufstellen der zweiten Seitenwange:  
Distanzstange verschrauben.  
Mit der Wasserwaage ausrichten.



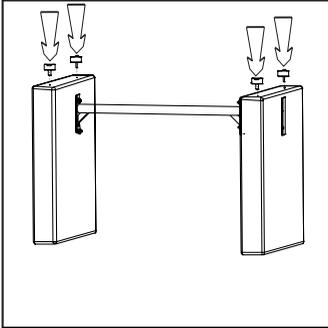

3. Position vibration dampeners.

3. Schwingungsdämpfer auflegen

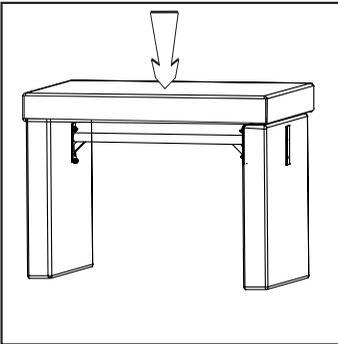

4. Position table slab  
(use a spirit level to align).

4. Tischplatte auflegen  
(mit der Wasserwaage ausrichten)